

# 豚検出用ふき取り検査キット

品番:PFB-01

包丁、まな板等の調理環境をその場で判定可能です。

(豚脂または血液の成分より豚を定性的に確認する検査キットです)

価格 14,000円(税抜き)  
入数 10キット(2キット×5袋)



## キット内容

水



ふき取りキット



カップ




イムノクロマトストリップ  
RapidFields (X316)

## 使い方



①豚肉使用後の調理器具等

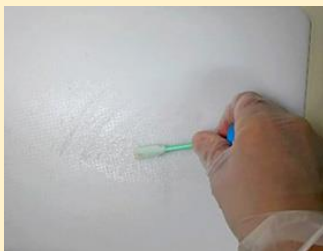

②試験面のふき取り



③容器に戻す



④よく振り混ぜる



⑤注入



⑥浸漬(約10秒)



⑦約10分静置

⑧判定(赤2本で陽性)

検出対象 **ブタ血清アルブミン**  
検出感度 **1ppm**

検査キット製造

ACTiS

株式会社アクティス

徳島県板野郡松茂町中喜来字福有開拓308-6

Tel 088-624-7182 Fax 088-624-7183

<http://actis-tokushima.com/>

販売

NTT AT CR

NTT-ATクリエイティブ株式会社

徳島県板野郡松茂町中喜来字福有開拓308-6

Tel 088-699-7511 Fax 088-699-7514