

豚検出用ふき取り検査キット

品番:PFB-01

この商品はNPO日本アジアハラール協会より認証されました

NAHA Ref.No.:LABKIT170327-1



包丁、まな板等の調理環境をその場で判定可能です。
(豚脂または血液の成分より豚を定性的に確認する検査キットです)

入数 10キット(2キット×5袋)



キット内容

水



ふき取りキット



カップ



イムノクロマトストリップ
RapidFields (X316)

使い方



①豚肉使用後の調理器具等



②試験面のふき取り



③容器に戻す



④よく振り混ぜる



⑤注入



⑥浸漬(約10秒)



⑦約10分静置

⑧判定(赤2本で陽性)

検出対象 フタ血清アルブミン
検出感度 1ppm

検査キット製造

ACTiS

株式会社アクティス

徳島県板野郡松茂町中喜来字福有開拓308-6

Tel 088-624-7182 Fax 088-624-7183

<http://actis-tokushima.com/>

販売

